



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Просечка ПЛ-7 для проведения реакции преципитации и иммунодиффузии (реакция РИД)



ЦЕНА

по запросу

Категории:

Общелабораторное оборудование
Микробиология





ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Назначение

Обнаружение в сыворотке крови больного животного антител против антигенов возбудителя позволяет поставить диагноз болезни. Серологические исследования применяют также для идентификации антигенов микробов, различных биологически активных веществ, групп крови, тканевых и опухолевых антигенов, иммунных комплексов, рецепторов клеток и др

Предлагаем серологическим, гематологическим лабораториям несложное приспособление для формирования лунок в агаре, для постановки реакции двойной **иммунодиффузии (преципитации)**.

Для постановки реакции растопленный агаровый гель тонким слоем выливают на стеклянную пластинку и после затвердевания в нем вырезают лунки. В лунки геля раздельно помещают антигены и иммунные сыворотки, которые диффундируют навстречу друг другу. В месте встречи в эквивалентных соотношениях они образуют преципитат в виде белой полосы. В многокомпонентных системах между лунками с антигенами и антителами появляется несколько линий преципитата; у идентичных АГ линии преципитата сливаются; у неидентичных АГ — пересекаются.

Устройство позволяет провести реакцию с шестью образцами антигенов.

Для аккуратного формирования тонкого слоя агара наша компания также выпускает специальный [стеклянный столик с уровнем](#), позволяющим выставить его поверхность горизонтально.

По имеющейся у нас информации, компания ПЕТРОЛАЗЕР — единственный производитель этой оснастки в РФ.

Особенности

Просечку для агара ПЛ-7 удобно использовать со [столиком специальным для агара](#)