

Исх. № 10 от 13.04.2021

Уважаемые партнеры!

Компания Петролазер уже 26 лет в РФ и СНГ является одним из лидеров по разработке и производству приборов для контроля и определения качества с/х продукции, ветеринарно – санитарной экспертизе продуктов питания.

Выпускаемые нами аппараты ГАСТРОС рекомендованы к применению Управлением Ветеринарии Минсельхоза РФ. Эти аппараты предназначены для эффективного, и полного выделения личинок трихинелл из мяса методом переваривания в искусственном желудочном соке.

ООО «Петролазер», как производитель оборудования, которое должно соответствовать на протяжении всего срока службы своему функциональному назначению, и отвечать нормам безопасности, информирует своих покупателей аппаратов «ГАСТРОС», «ГАСТРОС-2М» и «ГАСТРОС-6М» о следующем:

Средний срок службы нержавеющей сетки-фильтра с нормированным размером ячейки 400 микрон, используемой в аппаратах, составляет в среднем 6 месяцев. После истечения этого срока сетка-фильтр должна заменяться в рамках планово-предупредительных ремонтных работ. Эксплуатация аппаратов с сетками, имеющими признаки разрывов или механических повреждений – недопустима, так как может привести к ложно отрицательным результатам анализа на трихинеллез.

Последствия такой ошибки – возможные заболевания людей, употребивших в пищу зараженное трихинеллезом мясо.

Предлагаем вам в возможно короткие сроки провести ревизию имеющихся в эксплуатации аппаратов ГАСТРОС, проверить состояние фильтров и в дальнейшем вести журнал учета замены сеток-фильтров в соответствии с требованиями. Для ведения планомерного учета оборота сеток-фильтров предприятием изготовителем была введена их лазерная маркировка (нумерация, образец на фото)

С уважением, директор ООО «Петролазер»



Семенюк Д.А.

